

卓上小型照射装置

光触媒製品(光触媒タイル等)の防汚試験として用いられている、メチレンブルーや赤インクの脱色試験用として卓上小型照射装置が新登場!

45×95 mmサイズのタイルが横に2枚並べることが出来るため、A社 vs B社の性能比較、通常タイルとの比較など、実験室で、また営業先で活躍する1台です。



仕様

電 源: AC100V (50/60Hz)

光 源: 6W ブラックライトブルー

外形寸法: 245 × 80 × 114H (mm)
(電源コード含まず)


製品重量: 約 760g (ランプ含む)

照射距離(紫外線強度)は固定です。

ランプ管壁からテーブル面は 33 mmです。

赤インクを
分解!!

使用例

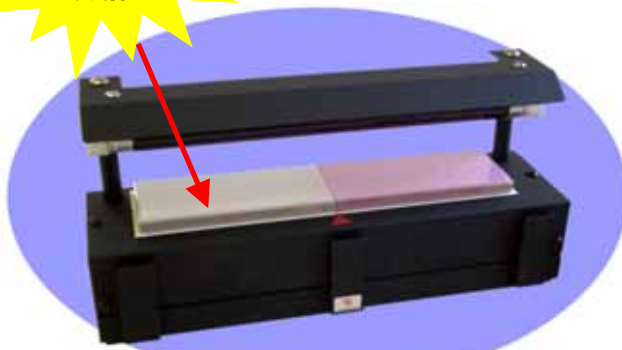

左: 光触媒タイル 右: 一般タイル
例: 赤インク 20 倍希釈液をスプレーコート

ロックのはずし方



本体に電源コードが収納できます



使い方は簡単!

1. 本体正面にある2箇所のロックをはずして内蔵されている電源コードを取り出し、再びロックする。
2. 電源コードを本体背面の差込口へ接続し、AC100V コンセントに挿す。
3. 本体背面の電源スイッチを50Hz/60Hz選択の上、ONにしてください。ランプが点灯します。

正確な比較のため、始動後約 20 分の予備点灯をお勧めします。

セット内容

本体一式(ライト付属) + $\left[\begin{array}{l} \text{光触媒タイル} \\ \text{一般タイル} \end{array} \right]$ 各 1 枚